



JARRA PARA ATMOSFERAS ESPECIAIS PROBAC

Indicação:

A **Jarra para Atmosferas Especiais** é fabricada com materiais aprovados por normas rígidas de controle de qualidade, com capacidade para 2,5 litros. É leve, transparente, fácil de transportar e totalmente resistente às mudanças de pressão interna que acompanham o processo de anaerobiose.

A **Jarra para Atmosferas Especiais** comporta de 10 a 12 placas de Petri de 90mm, além de qualquer um dos geradores de atmosferas especiais PROBAC

Procedimento:

. O gerador deve ser colocado sobre a última placa de Petri.

. Para fechar a jarra, coloque a tampa e a alça de tal maneira que o parafuso fique exatamente sobre a depressão circular existente no centro da tampa. Atarraxe o parafuso completamente, para que a jarra fique hermeticamente fechada; não existe risco de que a pressão exercida quebre a tampa da jarra ou o copo.

Atenção: Para manter a perfeita vedação da jarra, passar mensalmente vaselina sólida no anel de borracha.

Apresentação: Jarra plástica com tampa de vedação e alça, acompanhada de uma estante de metal para as placas.

Cuidados no Manuseio:

Evite: Choques bruscos, autoclavação, quaisquer saponáceos, esponjas ou outros materiais abrasivos (pois provocam opacidade no copo da jarra) e o uso de velas.

Garantia: 12 meses (desde que observados os cuidados no manuseio).